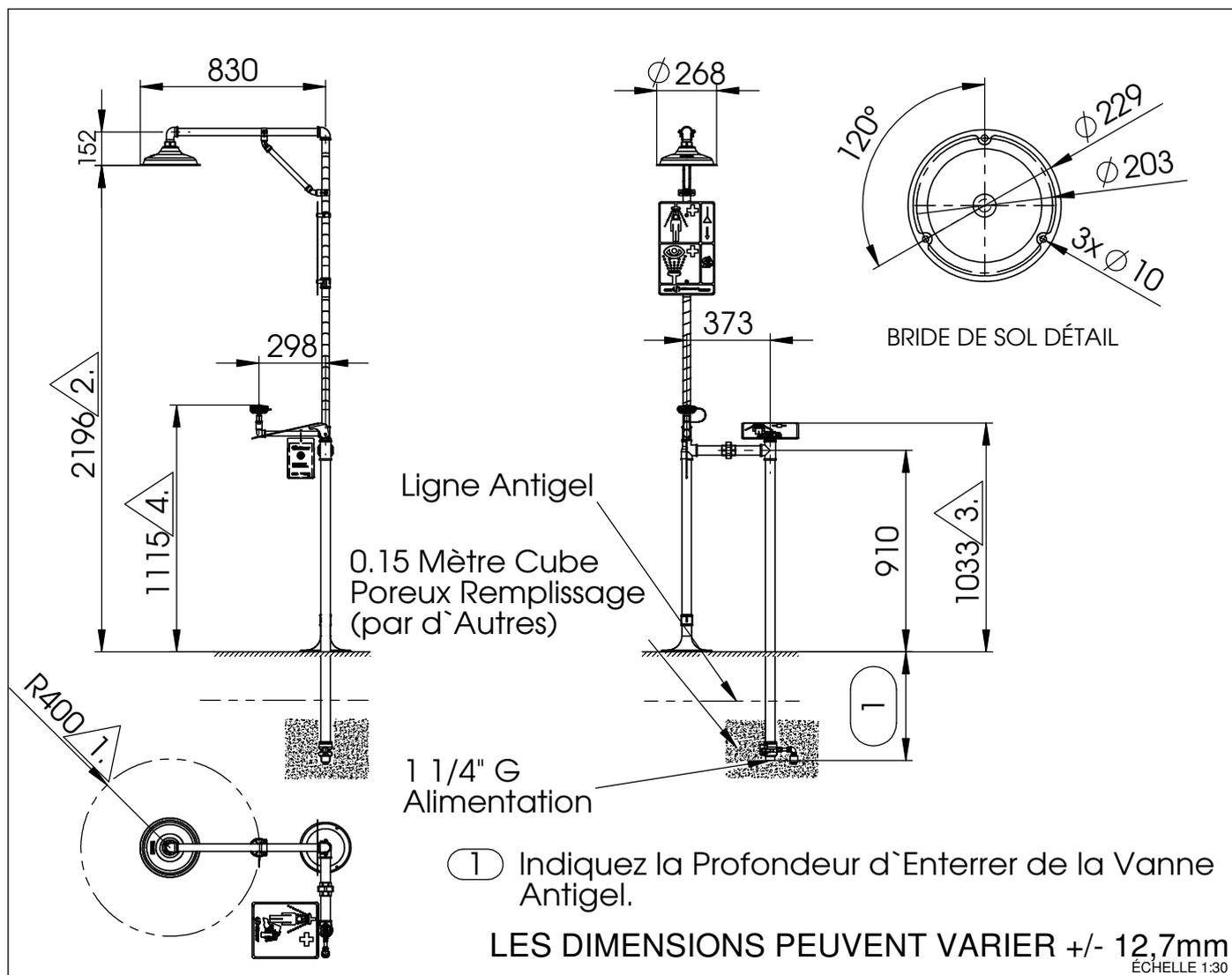


Modèle 8365EWFP Axion Douche & Laveur d'Yeux N° 2080144/1

Information relative au montage: veuillez conserver ces instructions pour la maintenance.


Dimensions contractuelles :

1. Il convient de prévoir un espace libre (l'équivalent d'un cercle avec un rayon d'au moins 400mm) entre la ligne verticale sous la pomme de douche et l'obstacle le plus proche (mur, conduite verticale, etc.). Les éléments de commande et les douches oculaire ne sont pas concernés.
2. Hauteur au-dessus du niveau du sol: 2100 à 2300mm.
3. L'élément de commande doit se situer à 1750mm max. du niveau du sol (il convient de se conformer aux règlements nationaux).
4. Hauteur au-dessus du niveau du sol: 800 à 1200mm.

La douche combinée (oculaire / corporelle) 8365EWFP Axion doit être librement accessible.
 L'opérateur est responsable du respect de cette consigne.

Modèle 8365EWFP Axion Douche & Laveur d'Yeux N° 2080144/1

Emplacement de la douche: La douche combinée (oculaire / corporelle) 8365EWFP Axion doit être installée à proximité de zones potentiellement dangereuses. Elle doit être bien visible et accessible sans entrave.

Tuyau de raccordement: Avec une pression de 2 à 6 bars, la dimension recommandée du filetage de 1 1/4» G. Le montage d'un filtre à l'entrée est recommandé pour éviter les salissures ou les dépôts.

Qualité de l'eau: Les douches combinées (oculaires / corporelles) nécessitent de l'eau potable ou d'une qualité comparable, conformément aux normes européennes ou nationales en vigueur.

Température de l'eau: Il appartient à l'opérateur de déterminer la température de l'eau requise. Les températures entre 15 à 35°C se sont avérées idéales (il convient de respecter les règlements nationaux).

Débit volumique: Le fluotournage de la douche corporelle doit être d'au moins 60l/min. Le fluotournage de la douche oculaire doit être d'au moins 6l/min. La douche combinée (oculaire / corporelle) doit fournir cette quantité d'au pendant au moins 15 minutes.

Raccordements sanitaires: La conduite d'alimentation est constituée d'un filetage extérieur 1 1/4» G.

Contrôle régulier:


La douche combinée (oculaire / corporelle) 8365EWFP Axion doit faire l'objet d'un contrôle hebdomadaire.

Pour assurer la fréquence de contrôle, la date et le paraphe sont notés sur l'étiquette de contrôle.


DÉPANNAGE	
Problème	Check-list des réparations
1. Absence de débit	Vérifier le robinet d'arrêt principal.
2. Débit insuffisant	1. Contrôler la pression dans la conduite. Elle devrait être de 2 bars minimum (dynamique). 2. Conduite bouchée, éventuellement parce qu'elle n'a pas été suffisamment rincée. Démonter le dispositif de contrôle du débit pournettoyer le tissu pour tamis.
3. Le jet de douche ne correspond pas à vos attentes.	Conduite éventuellement bouchée (pour déboucher celle-ci, voir ci-dessus). La douche oculaire n'a peut-être pas été orientée correctement.
4. L'eau ne s'écoule pas correctement	Vérifier l'évacuation principale du bâtiment. S'assurer qu'elle a la capacité nécessaire au système d'écoulement.
5. Raccords ou accessoires de tuyauterie non étanches	Resserrer les éléments de raccordement. L'application d'eau chaude suffit parfois pour remettre en place deux éléments de raccordement légèrement décalés. Si le joint n'est pas étanche au bout de 30 minutes d'attente, il convient de procéder à un démontage et l'application d'un matériau d'étanchéification.

PIÈCES DE RECHANGE PRINCIPALES

POS.	REFERENCE	DESCRIPTION
1	SP829	Axion pomme de douche
2	9090.1	Support
3	SP185	Bande de signalisation
4	SP75	Bride de sol
5	SP178	Panneau de signalisation
6	SP218	Touche poussoir
7	MK81A	Vanne antigel
8	SP170	Carte pour test
9	SP65CTFP	Axion tete de laveur d`yeux
10	SP82	Clapet de retenue

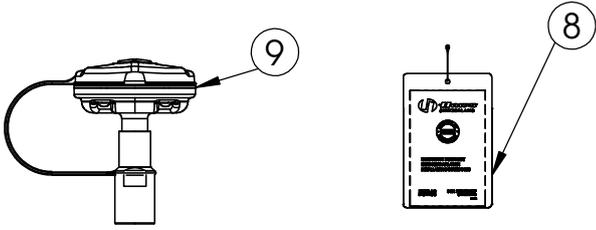

SP65CTFP LAVEUR D`YEUX ENSEMBLE

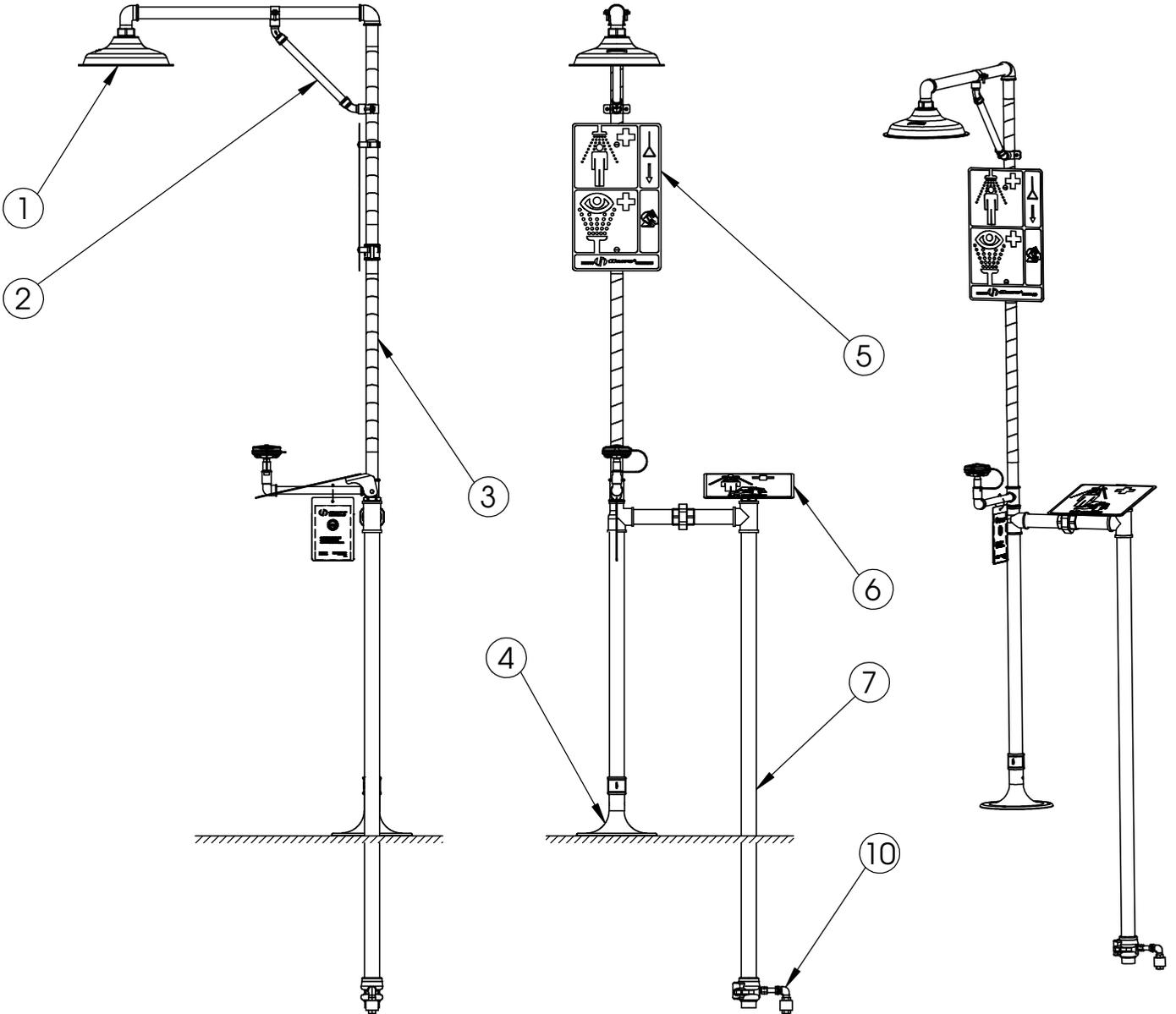

PRINCIPALES PIÈCES DE RECHANGE

EN CAS DE COMMANDE PRÉCISEZ LES RÉFÉRENCES DU MODÈLE, SVP

TITLE
8365EWF Axion
Douche & Laveur d`Yeux

APPROVALS	DATE
DRAWN Ralph Streit	01.06.2012
CHECKED Ralph Streit	01.06.2012
REVISED	01.06.2012

MATERIAL

ZONE	REV	DESCRIPTION	ECN	DATE	BY
REVISIONS					

PART NO.	SIZE	DRAW NO.	REV.
ECN NO.	A4	2080144/1	

THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

SCALE 1:18 SHEET 1 OF 1